



TEKNOSEM®

Innovative Laboratory System Solution

SOXHLET

ac-250-6



KULLANIM KILAVUZU

Sorularınız varsa lütfen aşağıdaki numaralardan bize ulaşın.

Telefon: 0 (216) 421 25 95
Faks: 0 (216) 421 25 95
E-Posta: info@teknosem.com.tr

 **İÇİNDEKİLER**

Genel	4
Güvenlik	5
Cihaz Tanıtımı	6
Kontrol Ünitesi Tanıtımı	7
Kurulum	8
Uyarı	9

GENEL



Cihazı dikkatlice açınız.taşımadan kaynaklanan her hangi bir hasar yada parçaların eksik olup olmadığını kontrol ediniz.



Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve cihazı kullanacak personelin kullanmadan önce kılavuzu okumasını sağlayınız



Kılavuzu her kullanıcının kolayca ulaşabileceği bir yerde muhafaza ediniz.



Besleme kablosunun giriş fişini uygun olan prizlerde kullanınız.

GÜVENLİK



Laboratuvar çalışmaları için yürürlükte olan tüm emniyet ve kaza önleme yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir.



Yanıcı maddelerle çalışırken ekstra dikkatli olun; veri sayfalarına güvenlik için dikkatlice bakın.



Yanıcı ve patlayıcı maddelerin çevresinde çalışırken ekstra dikkatli olun. Motorlar kıvılcım üretmeyen tiptir, ancak cihaz yanıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda çalıştırılmamalıdır.



Cihazınızın besleme fişini şebekeye takmadan önce, cihaz arkasındaki etiketten elektrik bilgilerini kontrol ediniz.



Cihazı ilk kez çalıştırırken ve kullanmaya başladıktan sonra karşılaştığınız herhangi bir problemde profesyonel servis elemanlarından destek alınız.



Onarım çalışmaları TEKNOSEM A.Ş. tarafından yada onaylanan teknisyenler tarafında yapılmalıdır.




Cihazın sağlam bir yerde sabit bir şekilde durmalıdır.




Cihazın çalışacağı yüzey kaygan olmamalıdır.

CİHAZ TANITIMI

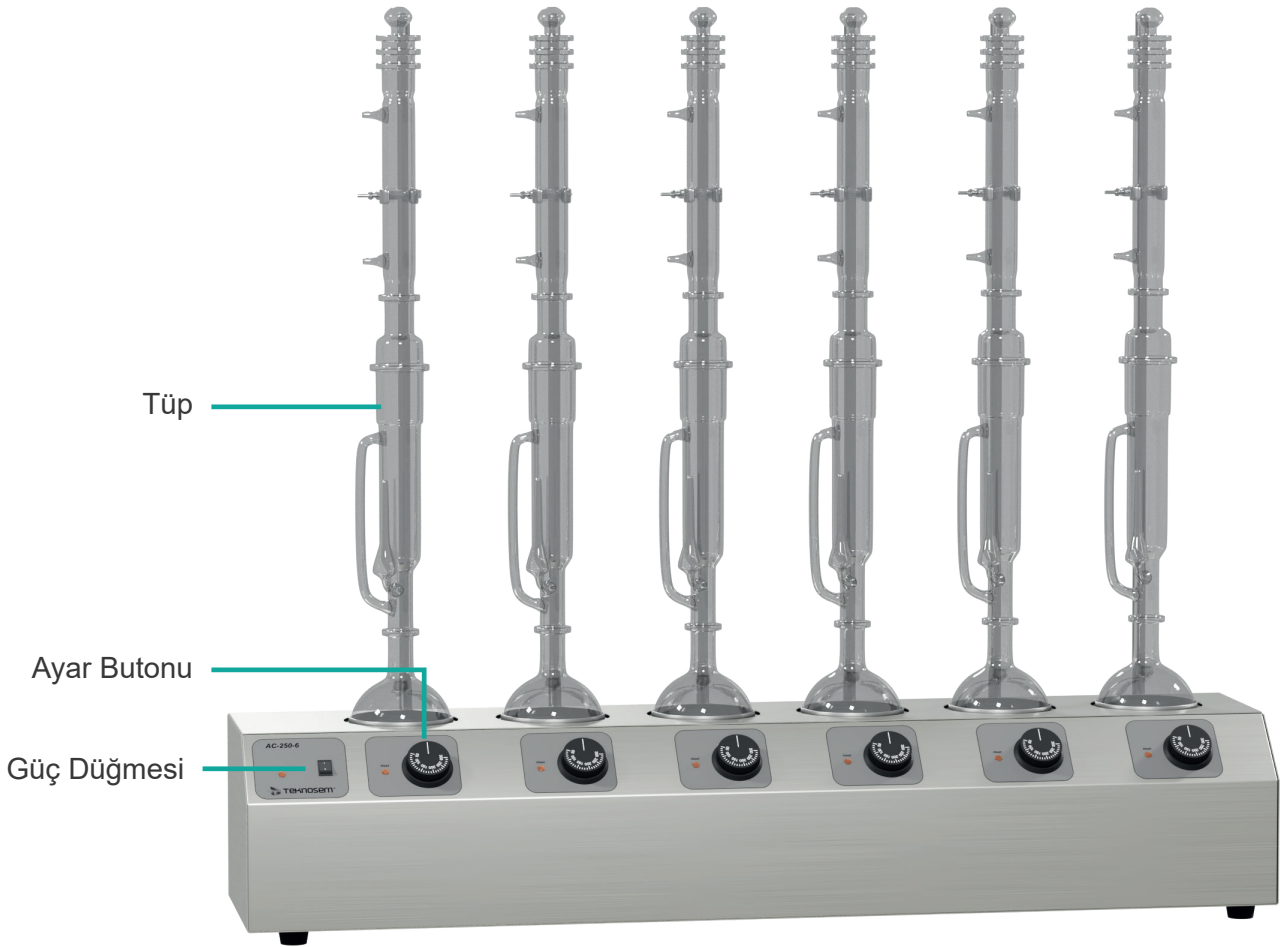

KONTROL ÜNİTESİ TANITIM

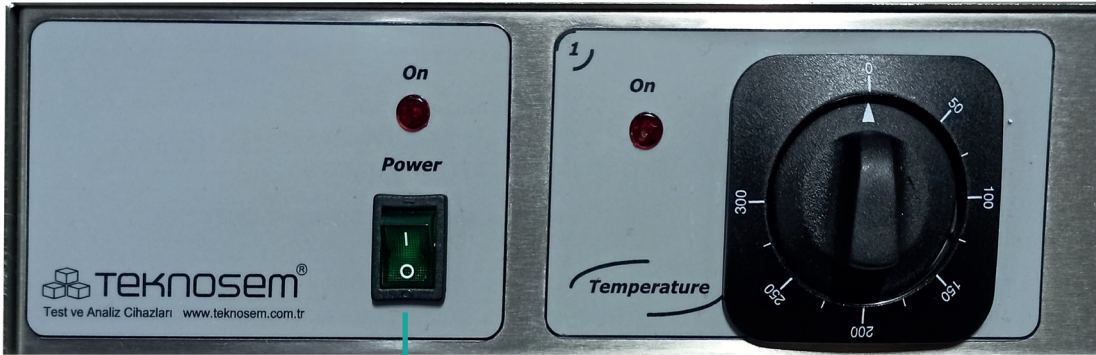

Güç
Düğmesi

Sıcaklık ayar
butonu



KURULUM

Cihazı ambalajından dikkatlice çıkartınız ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.

Cihaz ile birlikte verilen besleme kablosunu cihaz ve prize takınız. Prizinizin tam toprak bağlantısı olduğundan emin olunuz. Deneyimli personele danışınız.

Tüpleri yerine yerleştirdikten sonra güç düğmesini aktif hale getiriniz.

Sıcaklık ayar butonundan sıcaklığı istediğiniz dereceye ayarlayınız.



UYARI

Cihazı kullanmadan önce lütfen uyarıları okuyarak gerekli önlemleri alınız. Cihaza garanti süresi içinde hiçbir müdahalede bulunmayınız. Herhangi bir arızada teknik servisimize başvurunuz. (Teknosem Servis Tel: 0216 421 25 95 - 0216 421 25 96)

UYARILAR!



Cihaz 220 - 230 V 50 Hz ile çalışır.



Cihazınızı tam topraklanmış prize takarak kullanınız.



Cihazın arkasında bulunan sigorta cihazınızı aşırı akımdan korur. Aşırı akımdan yanan sigortaları aynı değerdeki yeni sigorta ile değiştirerek cihazı yeniden kullanmaya devam edebilirsiniz.



Cihazın üzerindeki vidalı kapaklar altında kullanıcıya yönelik hiçbir fonksiyon bulunmamaktadır. Elektrik çarpması ve diğer tehlikelere karşı kapaklar açılmamalıdır.



Cihaz çalışırken el yada her hangi bir cisimle müdahale etmeyiniz.



Cihazın yükleme tablasına uygun olmayan numuneler ile çalışmayınız.



Cihazın maksimum kapasitesinin üzerinde ağırlıkta numune ile çalışmayınız.



Cihazlarımız 2 yıl garantilidir.



Telefon: 0 (216) 421 25 95 **Faks:** 0 (216) 421 25 96
www.teknosem.com.tr - info@teknosem.com.tr
Mescit Mh. Demokrasi Cd. No:3 Birmes Sanayi Sit. D2 Blok No:4 Tuzla-ISTANBUL